

7. DECLARACIÓN DE GARANTÍA

El comprador acepta que no existe garantía de comerciabilidad ni de idoneidad para ningún fin previsto y que no existen otros recursos ni garantías implícitas que vayan más allá de la descripción que figura en el anverso del contrato. Esta garantía sólo es aplicable al comprador original.

Los productos recibidos sin la debida autorización no se tramitarán para garantía o servicio. Todos los artículos devueltos para su reparación deben enviarse a portes pagados en el embalaje original o en otro embalaje adecuado, acolchado para evitar daños. No nos haremos responsables de los daños ocasionados por un embalaje inadecuado.

NOTA: Esta garantía sólo es válida si se registra en el proveedor en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

Para su referencia, anote aquí el número de serie, la fecha de compra y el proveedor.

Número de serie

Fecha de compra:

Proveedor:

8. ELIMINACIÓN DE PRO

En caso de que el producto deba , deberán observarse las disposiciones legales pertinentes.

Información sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Europea.

La eliminación de aparatos eléctricos está regulada en la Comunidad Europea por normativas nacionales basadas en la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). De acuerdo con esta normativa, los dispositivos suministrados después del 13.06.05 en el ámbito de empresa a empresa, a los que se asigna este producto, ya no pueden desecharse en la basura municipal o doméstica. Para indicarlo, están marcados con el siguiente símbolo.

Dado que la normativa sobre eliminación en la UE puede variar de un país a otro, póngase en contacto con su proveedor en caso necesario.



ahn®

AHN Biotechnologie GmbH
Ulmer Weg 14 D-
99734 Heuchelheim
Alemania

Tel: +49(0)363165242-0 Fax:
+49(0)363166242-00

Correo electrónico: info@ahn-bio.com
www.ahn-bio.com

0345-00-0000-02-003R1

© 2015 AHN Biotechnologie GmbH



Agitador magnético analógico sin calefacción 10L



AHN myLab SM-02



Manual de instrucciones

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este manual proporciona información importante sobre la seguridad del agitador magnético. Debe guardarse cerca del equipo para una consulta rápida y fácil. Este instrumento ayuda a mezclar líquidos de hasta 10L (H₂O) de volumen.

2. USO PREVISTO

Este agitador magnético es ideal para mezclar, agitar, realizar valoraciones, preparar soluciones para sus respectivos usajes, etc.

3. ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Adaptador de corriente: 100-240 VCA, 50/60 Hz (entrada), 24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A (salida)
- Manual de usuario del producto y tarjeta de garantía
- Barra agitadora magnética (25 mm)

NOTA: Antes de utilizar el aparato, lea atentamente este manual de usuario. Este manual de usuario está destinado únicamente a ayudar en el funcionamiento y cuidado de la unidad y no a su reparación. Para su reparación, póngase en contacto con el proveedor.

4. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- El potente motor de CC proporciona una velocidad constante en condiciones de carga variables
- Velocidad variable de 400 a 2200 RPM con tiempo de funcionamiento infinito
- Ocupa poco espacio, lo que ahorra un valioso espacio en el banco

Tipo de motor	Motor de CC
Velocidad	400 a 2200 RPM
Capacidad máxima de agitación (H ₂ O)	Hasta 10 L
Modo Tiempo	Funcionamiento continuo
Dimensiones	248 x 156 x 92 mm
Clase de protección	PI 21
Temp. ambiente admisible	5 °C a 40 °C
Humedad relativa admisible	< 80%
Peso	1,5 kg
Tensión de entrada	24V $\overline{\text{---}}$ 1.5A
Consumo de energía	15W

Tamaño máximo recomendado de la barra	Velocidad máxima
25 mm	2200 RPM
35 mm	1800 RPM
50 mm	1500 RPM
60 mm	1000 RPM


5. INSTALACIÓN

Retire con cuidado el embalaje superior y saque el agitador sujetándolo por la parte inferior. Cuando utilice este equipo por primera vez, asegúrese de retirar del producto todos los accesorios del embalaje. Por favor, guarde todo el embalaje en lugar seguro durante al menos 2 años a efectos de garantía.

6. OPERACIÓN

ENCENDER EL DISPOSITIVO

Después de conectar el adaptador de corriente en la parte posterior del dispositivo, como se muestra en la imagen de abajo, encienda la fuente de alimentación principal y gire el mando hacia la derecha hasta que oiga un "clic".

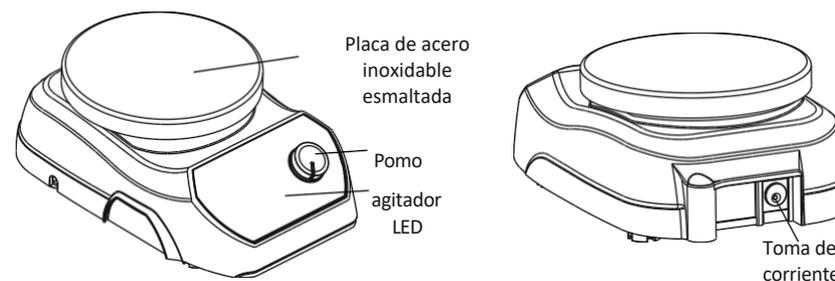

INICIO / PARADA DE LA OPERACIÓN

Una vez cumplidos todos los requisitos previos. Para COMENZAR la operación, conecte la alimentación principal y gire el mando hacia la derecha hasta que se oiga un "clic", lo que significa que el agitador está listo para ajustar la velocidad. La velocidad puede aumentarse gradualmente de 400 RPM a 2200 RPM girando el mando de izquierda a derecha y para reducir la velocidad gire el mando de derecha a izquierda. Este equipo funciona en modo continuo (por tiempo infinito).

7. DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Se garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Su producto será debidamente reparado tras una pronta notificación de conformidad con las siguientes condiciones:

La garantía queda invalidada por cualquier modificación ajena a la fábrica, que extinguirá inmediatamente toda responsabilidad sobre nosotros por los productos o los daños causados por su uso. El cliente será responsable del producto o del uso de los productos, así como de cualquier supervisión necesaria para la seguridad. Si se solicita, los productos deberán devolverse al distribuidor bien embalados y asegurados, y deberán abonarse todos los gastos de envío.

NOTA: Algunos estados no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Esta garantía se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita.