

# CAPP Origami

RE AGENTE RE SER VOIR S



## Piegare, versare e pipettare...

**CAPP Origami™** rappresenta un modo innovativo di pensare i serbatoi di reagenti.

### La perfetta forma a V massimizza il prelievo completo di tutti i reagenti

La forma del serbatoio, insieme alla rigidità del materiale utilizzato, fa sì che il serbatoio formi una forma a V sul fondo. Questo facilita il pipettaggio e consente di risparmiare sui reagenti, poiché è sufficiente versare nel serbatoio la quantità necessaria.

### Il design a scatto consente di risparmiare spazio quando viene riposto

I serbatoi **CAPP Origami™** sono imballati come fogli piatti, il che significa che occupano molto meno spazio in magazzino.

### Facile da usare

Per utilizzare un serbatoio **CAPP Origami™**, è sufficiente sollevarlo premendo i lati. È molto facile grazie alle linee prepiegate. Non appena il serbatoio **CAPP Origami™** raggiunge la forma corretta, è possibile versare il liquido e iniziare a pipettare.

Le pieghe e il materiale in polipropilene assicurano che i serbatoi rimangano in posizione verticale una volta piegati nella forma corretta.


### Il pipettaggio è un'operazione perfetta.



1  
Take flat reservoir from pack



2  
Push two outer sides towards the middle

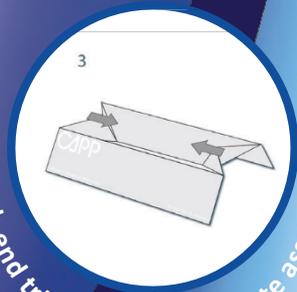

3  
Push end triangles in to complete assembly

# Informazioni per l'ordine

Cat. N.	Descrizione
CA40505	CAPPOrigami 30mL (pipette a 8 e 16 canali), sacchetto con 50 pezzi.
CA40506	CAPPOrigami 30mL (pipette a 8 e 16 canali), presterile, 10 sacchetti da 5 pezzi ciascuno CA40510
	CAPPOrigami 40mL (pipette a 12 canali), sacchetto da 50 pezzi.
CA40511	CAPPOrigami 40mL (pipette a 12 canali), presterile, 10 sacchetti con 5 pezzi ciascuno

## CAPPAero 96 Pipette multicanale

Cat. No.	Descrizione	Inaccuratezza %	Imprecisione %	Colore
C10-8	CAPPAero 96 pipette multiple, a 8 canali, 0,5-10µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	○
C20-8	CAPPAero 96 pipette multiple, a 8 canali, 2-20µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	●
C50-8	CAPPAero 96 pipette multiple, a 8 canali, 5-50µL	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-8	CAPPAero 96 pipette multiple, a 8 canali, 10-100µL	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-8	CAPPAero 96 pipette multiple, a 8 canali, 20-200µL	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-8	CAPPAero 96 pipette multiple, 8 canali, 30-300µL	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●
C10-12	CAPPAero 96 pipette multiple, 12 canali, 0,5-10µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	○
C20-12	CAPPAero 96 pipette multiple, 12 canali, 2-20µL	5.00 /2.00	3.60 /1.00	●
C50-12	CAPPAero 96 pipette multiple, 12 canali, 5-50µL	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-12	CAPPAero 96 pipette multiple, 12 canali, 10-100µL	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-12	CAPPAero 96 pipette multiple, a 12 canali, 20-200µL	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-12	CAPPAero 96 pipette multiple, 12 canali, 30-300µL	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●

# CAPP

Uthleber Weg 14  
99734 Nordhausen Germania  
Tel. +49 (0) 3631 65242-0  
Fax. +49 (0) 3631 65242-90  
info@ahn-bio.com  
[www.ahn-bio.com](http://www.ahn-bio.com)  
V. 2024-12

Distribuito da:

