



CRR-0800P



USER MANUAL

INHALT

1. Beschreibung des Produkts	1
2. Sicherheitsvorkehrungen	2
3. Einrichtung	3
4. Standard-Teileliste	4
5. Benutzeroberfläche und Display	5
6. Abnehmen und Anbringen der Platte	6
7. Betrieb	7
8. Entfernen der Rohre von der Platte	12
9. Wartung und Reinigung	12
10. Gewährleistungserklärung	12
11. Produkt-Entsorgung	13

1. PRODUKT BESCHREIBUNG

1.1 EINFÜHRUNG

Dieser digitale Tellerrotator ist mit einem langlebigen BLDC-Motor ausgestattet und benötigt nur eine kleine Stellfläche. Die Drehbewegung sorgt für sanftes Schaukeln und bietet eine Impulsfunktion für gründliches Mischen. Stellen Sie bis zu 9 benutzerdefinierte Programme mit der digitalen Anzeige für die genaue und einfache Einstellung ein. Die abnehmbare Platte kann auf Röhrchen mit unterschiedlichen Durchmessern eingestellt werden. Die Platte lässt sich zur Reinigung leicht abnehmen und austauschen.

HINWEIS: Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Dieses Benutzerhandbuch ist nur für den Betrieb und die Pflege des Geräts gedacht, nicht für dessen Reparatur. Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

1.2 VERWENDUNGSZWECK

Dieser Plattenrotator wird in Laboratorien zum Mischen von Blutproben, viskosen Proben und für Flüssig-Fest-Suspensionen verwendet.

1.3 SYMBOL

 Warnung	 Elektrischer Abfall
--	---

1.4 STANDARDZUBEHÖR

- Netzadapter
- Produkthandbuch und Garantiekarte

1.5 FEATURES

- Sanfte Drehbewegung für optimale Durchmischung
- Einstellbare Geschwindigkeit von 10 bis 80 RPM
- Timer von 1 Minute bis 99 Minuten und unendlicher Modus
- Wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor für leisen Betrieb und lange Lebensdauer
- Abnehmbare Platte für ordnungsgemäße Reinigung und besseren Schutz vor Verschmutzung
- Optionale Platten zur Aufnahme von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser
- Impulsmodus-Funktion für abwechselnde Bewegung im und gegen den Uhrzeigersinn mit 2 Sekunden Stopps für besseres und gründlicheres Mischen
- Option für automatisches Einschalten im Falle eines Stromausfalls - bei Wiedereinschalten wird das Gerät automatisch gestartet und läuft für die verbleibende Zeit
- Digitale Anzeige zur einfachen Einstellung der Werte
- Geringer Platzbedarf mit optimaler Nutzung der Laborfläche
- Geeignet zum Mischen von Blutproben und viskosen Substanzen
- Geschlossener Regelkreis für exakte Drehzahlregelung unter verschiedenen Lastbedingungen
- Niederspannungsgerät mit 24VDC
- Funktioniert bei 80 % Luftfeuchtigkeit und 40 °C

1. PRODUKTBEZEICHNUNG

1.6 TECHNISCHE DATEN

Motor Typ	Bürstenloser Gleichstrom
Bewegung Typ	Rotierend
Geschwindigkeitsbereich	10 bis 80 Umdrehungen pro Minute
Geschwindigkeit Genauigkeit	±3 U/MIN
Geschwindigkeitsstufen	±1 U/MIN
Timer-Bereich	0 bis 99 Minuten & unendlicher Modus
Maximale Ladekapazität	1,5 kg
Abnehmbare Befestigungsplatte	Ja
Abmessungen (mm)	540 x 274 x 186
Schutzklasse	IP 21
Zulässige Umgebungstemperatur	5°C bis 40°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	≤80%
Gewicht	4,5 kg
Höhenlage	Verwendung bis zu einer Höhe von 2000 m über MSL
Grad der Verschmutzung	2
Umwelt	Nur für Innenräume geeignet
Details zum Stromadapter	Eingang: 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Ausgang: 24V  1.5A
Stromverbrauch	4.5 W

2. SICHERHEIT VORSICHTSMASSNAHMEN



Lesen Sie alle Sicherheits- und Nutzungshinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das benutzen.

- Verwenden Sie das Gerät niemals in einer Weise, die nicht in diesem beschrieben ist.
- Die Verwendung des Geräts in einer Weise, die nicht in diesem Handbuch oder vom Hersteller angegeben ist, kann zum Erlöschen der Garantie führen.
- Versuchen Sie nicht, die DISC-Platte zu stoppen, indem Sie sie blockieren oder festhalten. Versuchen Sie nicht, die DISC-Platte während des Betriebs zu entfernen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, während es in Betrieb ist.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Original-Ersatzteile, um beste Ergebnisse und Produktsicherheit zu gewährleisten.
- Wenn Flüssigkeiten auf der DISC-Platte verschüttet werden, muss das Gerät vor der Wiederverwendung sorgfältig und ordnungsgemäß gereinigt werden.
- Vor dem Mischen sollten die Röhrchen einer Sichtprüfung auf Materialschäden unterzogen werden. Beschädigte Röhrchen dürfen nicht verwendet werden, da dies zu Probenverlusten und zur Verunreinigung des Produkts führen kann.

2. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Die maximale Kapazität von 2 kg darf nicht überschritten werden.
- Dieses Produkt darf nur für die angegebenen Anwendungen verwendet werden. Es darf nicht in einer gefährlichen oder entflammbaren Umgebung betrieben und nicht zum Mischen explosiver oder hochreaktiver Stoffe verwendet werden.
- Bringen Sie das potenziell gefährliche Material nicht innerhalb der Freizone/des Umschlags unter.
- Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Gefahrenkategorie des zu verarbeitenden Mediums. Es besteht die Gefahr von Flüssigkeitsspritzern.
- Stellen Sie das Instrument auf eine flache, ebene und feste Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass die Füße des Geräts sauber und unbeschädigt sind.
- Laden Sie die Röhrchen sicher und gleichmäßig. Verteilen Sie die Proben immer gleichmäßig auf dem Gerät.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf fest angezogen ist, bevor Sie einen Vorgang durchführen.
- Sicherstellen, dass nur geschlossene Röhrchen zum Mischen verwendet werden
- Stützen Sie sich nicht auf das Gerät. Dies kann das Gerät beschädigen oder den Bediener verletzen.
- Füllen Sie die Schläuche nicht in der Nähe des Geräts. Verschüttete Flüssigkeit kann das beschädigen.
- Bei Verunreinigungen durch aggressive Mittel muss das Gerät sofort mit einer natürlichen Reinigungsflüssigkeit gereinigt werden. Bei Schäden wenden Sie sich bitte an den Servicetechniker.
- Der mit dem Gerät gelieferte Netzadapter ist für die Verwendung mit diesem Gerät bestimmt. Verwenden Sie keinen anderen Netzadapter.
- Verarbeiten Sie nur Medien, die nicht gefährlich auf die durch das Mischen erzeugte zusätzliche Energie reagieren.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosiver Atmosphäre mit gefährlichen Stoffen oder unter Wasser.

3. INSTALLATION

Entfernen Sie vorsichtig die obere Verpackung und nehmen Sie den Tellerrotator heraus, indem Sie ihn von unten festhalten. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, vergewissern Sie sich, dass das gesamte Verpackungszubehör vom Produkt entfernt ist. Bitte bewahren Sie die gesamte Verpackung mindestens 2 Jahre lang auf, um die Garantie gewährleisten.

3.1 STANDORT UND MONTAGE

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und ebene Oberfläche und stellen Sie sicher, dass alle vier Füße fest auf der Oberfläche stehen. Vermeiden Sie die Aufstellung auf einer rutschigen oder vibrationsanfälligen Oberfläche.


1. Die ideale Umgebungstemperatur beträgt $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$; vermeiden Sie es, das Gerät in direktem Sonnenlicht aufzustellen.

3. INSTALLATION

2. Halten Sie von allen Seiten einen Abstand von mindestens 30 cm ein, um eine effiziente Kühlung zu gewährleisten.
3. Halten Sie es von Hitze oder Wasser fern, um Probleme mit der Probestemperatur zu vermeiden.
4. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es schwer zu bedienen ist.


3.2 ANSCHLUSS DES NETZADAPTERS

1. Schließen Sie eine Seite des Netzteils an die Rückseite des Geräts und die andere Seite an die Stromversorgung an, wie in der Abbildung unten gezeigt.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, während Sie das Netzgerät anschließen.

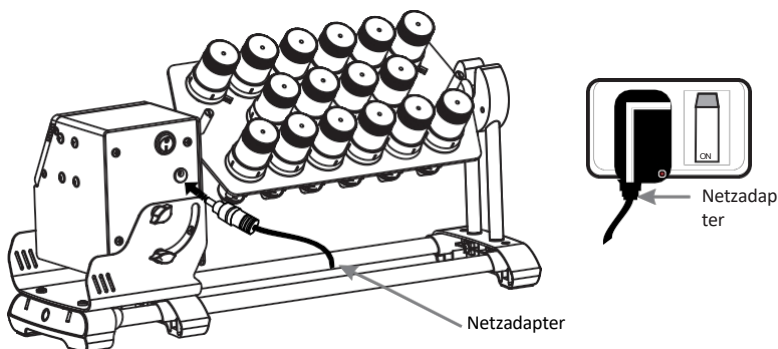


4. STANDARDTEIL AUFLISTUNG

Vorderseite

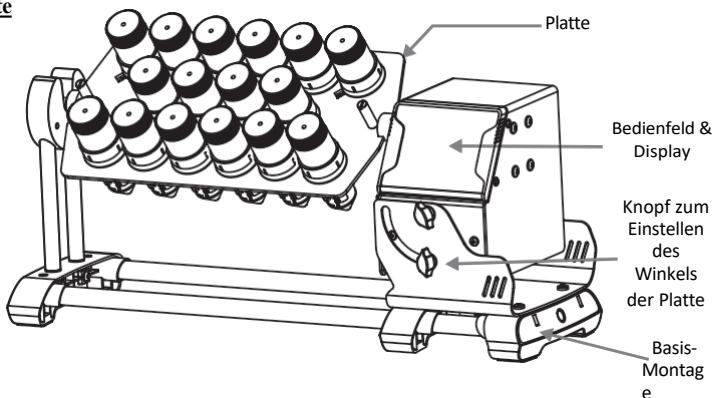


4. NORMTEILELISTE

Hintere Seite

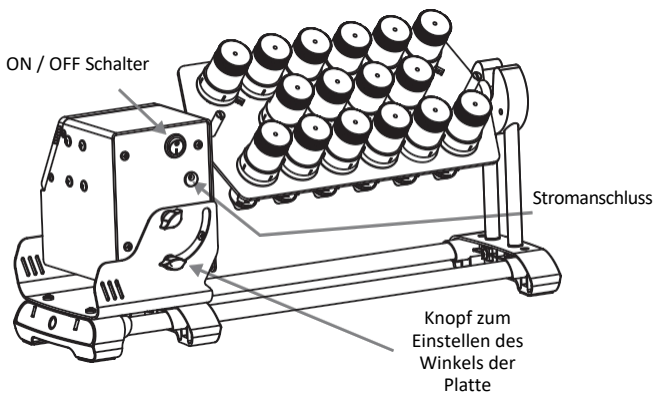

5. BENUTZEROBERFLÄCHE UND ANZEIGE

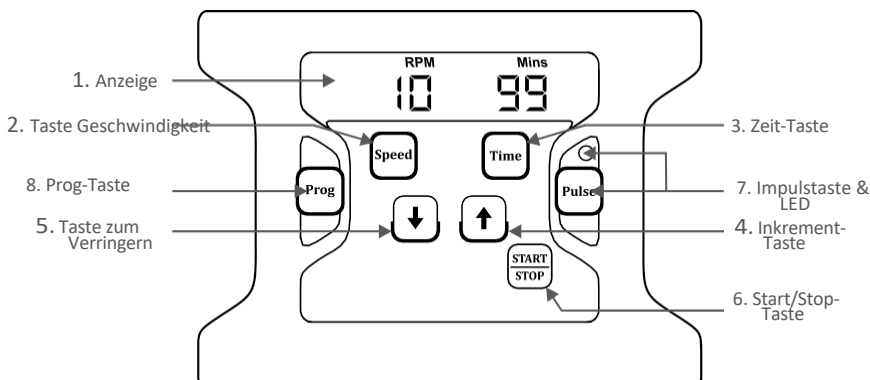

Nein.	Beschreibung
1. Anzeige	Das Display zeigt die eingestellte Geschwindigkeit sowie den Zeitwert an. Im Prog-Modus wird auch das ausgewählte Programm angezeigt.
2. Geschwindigkeit	Drücken Sie die Taste "Speed", um den Geschwindigkeitswert auszuwählen, und verwenden Sie die Tasten "Inkrement" oder "Dekrement", um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen.
3. Zeit	Drücken Sie die Taste "Time", um den Zeitwert auszuwählen, und verwenden Sie die Tasten "Inkrement" oder "Dekrement", um die gewünschte Laufzeit einzustellen.


5. BENUTZEROBERFLÄCHE UND ANZEIGE

4 / 5. Inkrement / Dekrement	Drücken Sie ' Inkrement / Dekrement ', um den gewünschten Wert für Geschwindigkeit, Zeit oder Programm einzustellen (Prog-Modus)
6. Start/Stop	Drücken Sie " Start/Stop ", um den Vorgang zu starten oder den laufenden Vorgang zu stoppen.
7. Impuls & LED	Drücken Sie einmal auf "Pulse", um den Pulsbetrieb zu starten, und erneut, um ihn zu stoppen. Die Impuls-LED leuchtet, um anzuzeigen, dass der Impulsbetrieb aktiviert ist.
8. Prog	Halten Sie 'Prog' gedrückt, um in den Programmmodus zu gelangen, und verwenden Sie die anderen erforderlichen Tasten, um die Parameter für das ausgewählte Programm einzustellen.

6. AUS- UND EINBAU DER PLATTE

6.1 PLATTE ENTFERNEN


Die Platte kann durch Drehen des Knopfes gegen den entfernt/gewechselt werden. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann die Platte, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

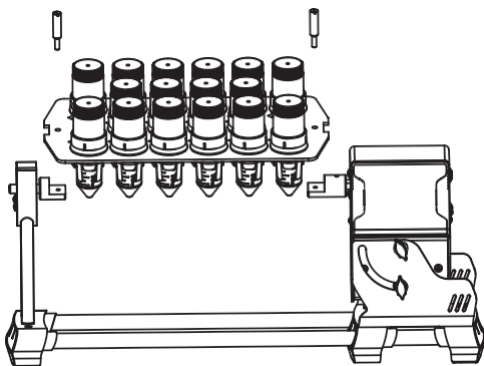

6.2 EINBAUPLATTE


Führen Sie den Vorgang genau umgekehrt aus, um die Platte wieder einzusetzen. Die folgende Abbildung zeigt Schritt für Schritt, wie die Platte wieder in das Gerät eingesetzt wird.

6. AUS- UND EINBAU DER PLATTE

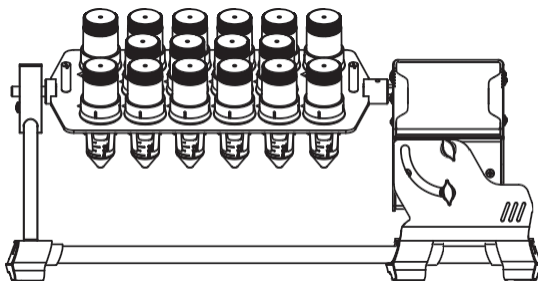

7. BETRIEB

7.1 EINSCHALTEN DES GERÄTS

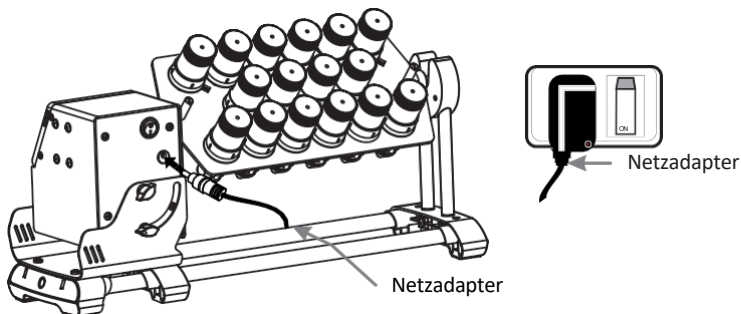

Nachdem Sie den Netzadapter an der Rückseite des angeschossen haben, schalten Sie die Hauptstromversorgung auf "ON" und schalten Sie das Gerät dann von der aus ein. Vergewissern Sie sich, dass die Röhren vor dem Gebrauch richtig eingelegt sind.

7.2 GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG

Drücken Sie auf "Speed", um den Geschwindigkeitswert auszuwählen und dann auf "Increment / Decrement", um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen. Der Drehzahlbereich für den Betrieb reicht von 10 RPM bis 80 RPM mit

7. BETRIEB

inkrementelle/dekrementelle Schritte von 1 RPM. Die Drehzahlwerte werden nach 5-maligem Blinken gespeichert.

7.3 ZEIT EINSTELLEN

Drücken Sie "Time", um den Zeitwert auszuwählen und verwenden Sie die Inkrement- oder Dekrement-Taste, um die Laufzeit einzustellen. Die Laufzeit für den Betrieb kann zwischen 1 Minute und 99 Minuten mit einem Inkrementierungs-/Dekrementierungsschritt von 1 Minute eingestellt werden. Es kann auch ein kontinuierlicher oder unendlicher Modus eingestellt werden, der durch '∞' in der Zeitanzeige angezeigt wird. Der Wert wird nach 5 Mal Blinken gespeichert. Der Countdown-Timer wird aktiviert, sobald der Vorgang beginnt. Die Zeit kann nicht geändert werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.

7.4 START/STOP-BETRIEB

Sobald die gewünschte Geschwindigkeit und Zeit eingestellt sind, drücken Sie "Start / Stop", um den Betrieb zu starten. Die Geschwindigkeit erhöht sich allmählich von einer niedrigeren Drehzahl auf die eingestellte Drehzahl, und die Zeit wird wirksam, sobald der Betrieb beginnt.

Drücken Sie erneut "Start / Stop", um den laufenden Betrieb jederzeit zu STOPPEN. Die Geschwindigkeit sinkt allmählich von der eingestellten Drehzahl auf Null (0) und stoppt nach einigen Sekunden.

HINWEIS: Geschwindigkeit und Zeit können während des Betriebs nicht geändert/angepasst werden.

7.5 STANDARD-IMPULSMODUS

Der Impulsmodus wird für ein kräftiges Mischen der Proben durch Rollen mit einer kurzen Pause im und gegen den Uhrzeigersinn alle 30 Sekunden verwendet. Die standardmäßig eingestellte Zykluszeit für den Impulsmodus beträgt 30 Sekunden.

Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit und die Gesamtlaufzeit ein, bevor Sie den Impulsmodus aktivieren, um das Gerät anzuleiten, den Impulsmodusbetrieb für diese bestimmte Geschwindigkeit und Gesamtlaufzeit zu starten. Sobald die Geschwindigkeit und die Gesamtlaufzeit eingestellt sind, drücken Sie die Impulstaste, um den Impulsbetrieb für diese bestimmte Geschwindigkeit und zu starten. Im Pulsmodus leuchtet Puls-LED und zeigt damit an, dass der Pulsmodus aktiviert ist.

Beispiel: Die Drehzahl ist auf 50 RPM und die Gesamtlaufzeit auf 2 Minuten eingestellt. Es erfolgt eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn für 30 Sekunden (Zykluszeit). Nach Ablauf der 30 Sekunden macht der Scheibenteller 2 Zyklen lang eine kurze Pause im und gegen den . Nach diesen 2 Zyklen dreht sich der Scheibenteller 30 Sekunden lang im . Dieser gesamte Vorgang stellt einen Impulszyklus dar.

Drücken Sie erneut "Pulse", um den laufenden zu beenden. Der Benutzer kann auch "Start / Stop" drücken, um den laufenden Impulsbetrieb zu STOPPEN.


7.6 PROGRAMM-MODUS

Im Programmmodus kann der Benutzer 9 Programme mit unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Zeitparametern speichern. Der Benutzer kann jedes dieser programmierten Programme verwenden


7. BETRIEB

Parameter durch einfaches Einschalten des Programm-Modus.

Um den Programmmodus einzuschalten, halten Sie die Taste "Prog" gedrückt, bis "Prog on" angezeigt wird, was bedeutet, dass der Programmmodus aktiviert ist.

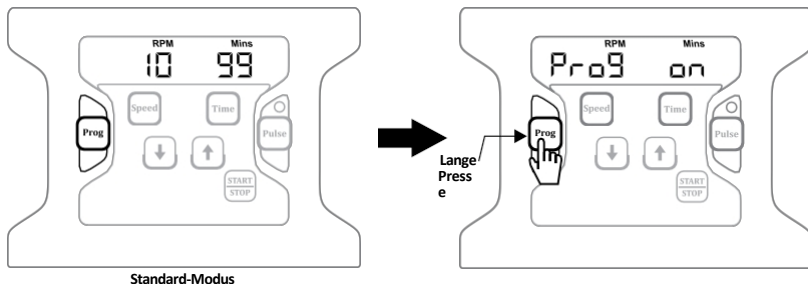


Nach ein paar Sekunden erscheint auf dem Display abwechselnd "P1" und "Drehzahl & Zeitwert". Dies zeigt, dass das aktuelle Programm P1 mit einem Drehzahl- und Zeitwert ist.

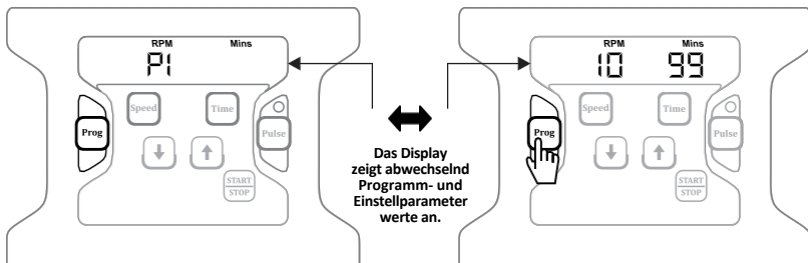


Drücken Sie die Taste "Programm", um ein beliebiges Programm von "P1 bis P9" auszuwählen. Die Programme können auch durch Drücken der Taste "Inkrement oder Dekrement" ausgewählt werden. Sobald das gewünschte Programm ausgewählt ist, drücken Sie die "Geschwindigkeitstaste", um den Geschwindigkeitswert auszuwählen und einzustellen. Drücken Sie die Taste "Zeit", um den Zeitwert zu wählen und einzustellen.


7. BETRIEB

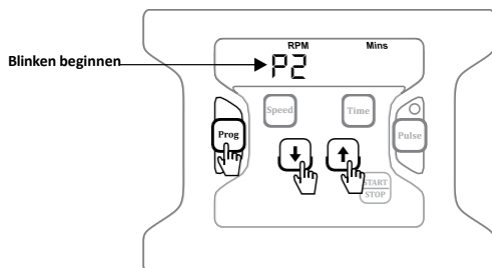

Programm auswählen

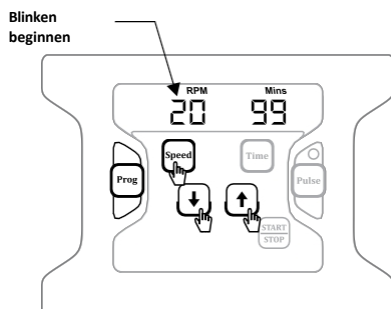


Geschwindigkeitswert einstellen

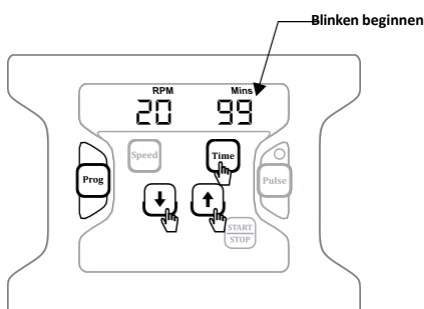

Einstellung Timer


Die Geschwindigkeits- und Zeitwerte für dieses spezielle Programm sind nun gespeichert. Drücken Sie die "Start-Taste", um den Programmmodus starten. Sobald die eingestellte Drehzahl erreicht ist, wird das Programm "Px" (mit x= 1 bis 9) und der zugehörige Wert für "Geschwindigkeit" und "Zeit" abwechselnd angezeigt.

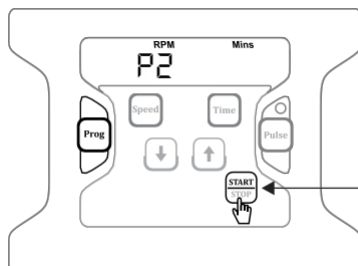


Drücken Sie die Taste "START", um den Programmbetrieb zu starten.

Um den Betrieb zu beenden, drücken Sie "Stop".

7. BETRIEB

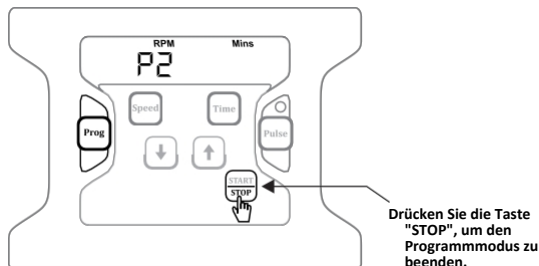

Um den Programmmodus zu verlassen, halten Sie die Taste "Program" erneut gedrückt, um den auszuschalten. Es wird "Prog off" angezeigt, was bedeutet, dass der Programm-Modus ausgeschaltet ist.

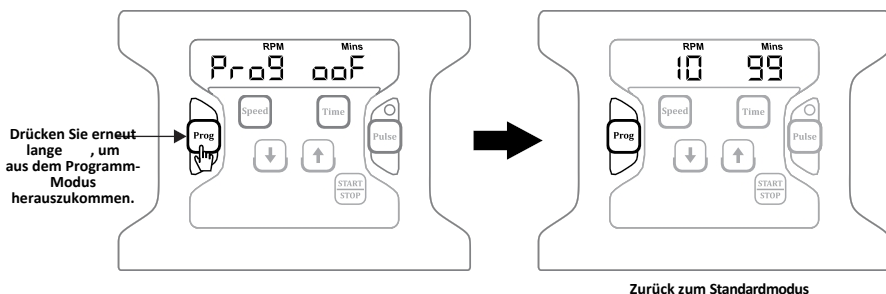

HINWEIS: Bei jedem Neustart kommt das Gerät automatisch aus dem Programm-Modus. Es zeigt die Standardgeschwindigkeit und den Zeitwert des letzten Laufs an.

POWER-MODUS

Der Vorteil dieser Funktion besteht darin, dass das Gerät bei einem Stromausfall die vom Benutzer eingestellte GESCHWINDIGKEIT, ZEIT und andere Details speichert. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, läuft das Gerät für die verbleibende Zeit mit einer Zykluszeit von +/- 5 Minuten. Das Gerät speichert die Betriebszeit alle 5 Minuten.

Um diese Funktion zu wählen, drücken Sie lange auf die Taste "TIME". Solange diese Funktion ist, nimmt der Plattenrotator seinen Betrieb nach einem Stromausfall nicht wieder auf.

Beispiel: Der Benutzer hat eine Drehzahl von 45 und eine Zeit von 35 Minuten eingestellt. Nach Ablauf von 23 Minuten wird die Stromversorgung unterbrochen und der Betrieb kommt zum Stillstand. Unmittelbar vor der Stromunterbrechung wurde auf dem Display eine Restzeit von 23 Minuten angezeigt. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, nimmt der Plattenrotator seinen Betrieb ab 25 Minuten mit der eingestellten Drehzahl und anderen Betriebswerten auf.

8. ENTFERNUNG DER RÖHREN VON DER PLATTE

Um die Röhrchen von der Platte zu entfernen, versuchen Sie nicht, die Platte mit bloßen Händen zu drehen. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die am Boden der Platte befestigten Röhrchen entfernen:

- 1) Drücken Sie einmal die Taste PULSE, um die Platte so zu drehen, dass die Röhren am unteren Ende der Platte nach oben kommen.
- 2) Ziehen Sie nun die Rohre aus den Klemmen der Platte heraus.
- 3) Gehen Sie beim Entfernen der Röhren ähnlich vor wie oben beschrieben, um eine Beschädigung der Platte und der Röhren zu vermeiden.

9. WARTUNG & REINIGUNG



Warnung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch oder einem milden, nicht ätzenden Reinigungsmittel (pH≤8) und besprühen Sie nicht.
- Tragen Sie beim Reinigen saubere Kleidung und achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Betrieb vollständig trocken ist.
- Die Reinigung wird erleichtert, wenn verschüttete Flüssigkeiten sofort beseitigt werden.
- Verschüttete Säuren und Laugen müssen in jedem Fall sofort entfernt werden, da diese Chemikalien die Oberfläche der Verkleidung angreifen und beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden.

10. GARANTIE ERKLÄRUNG

Für dieses Produkt wird für Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Ihr Produkt wird nach sofortiger Benachrichtigung unter Einhaltung der folgenden Bedingungen ordnungsgemäß repariert:

Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt für den vorgesehenen Zweck und innerhalb der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Richtlinien verwendet wird. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfall, Nachlässigkeit, Missbrauch, unsachgemäße Wartung, Naturgewalten oder andere Ursachen verursacht wurden, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie deckt keine beiläufigen oder Folgeschäden, kommerzielle Verluste oder andere Schäden aus der Verwendung dieses Produkts ab.

Die Garantie erlischt durch jede nicht werksseitige Änderung, die zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Haftung unsererseits für die Produkte oder durch deren Verwendung verursachte Schäden führt. Der Kunde ist für das Produkt oder die Verwendung der Produkte sowie für die aus Sicherheitsgründen erforderliche Überwachung verantwortlich. Auf Wunsch müssen die Produkte gut verpackt und versichert an den Händler zurückgeschickt werden, und alle Versandkosten müssen bezahlt werden.

HINWEIS: In einigen Staaten ist es nicht zulässig, die Dauer der stillschweigenden Garantie zu begrenzen oder den Ausschluss von Garantien zuzulassen.

10. GARANTIEERKLÄRUNG

oder Begrenzung von Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Diese Garantie wird ausdrücklich anstelle aller anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien gewährt.

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass es keine Garantie für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck gibt, und dass es keine anderen Rechtsmittel oder stillschweigenden Garantien gibt, die über die Beschreibung auf der Vorderseite des Vertrags hinausgehen. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer.

Produkte, die ohne ordnungsgemäße Genehmigung eingehen, werden nicht für die Garantie oder den Service bearbeitet. Alle Artikel, die zur Wartung zurückgesendet werden, müssen in der Originalverpackung oder einer anderen geeigneten Verpackung, die zur Vermeidung von Schäden gepolstert ist, frankiert versendet werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen.

HINWEIS: Diese Garantie ist nur gültig, wenn die Garantie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum beim Lieferanten registriert wird.

Notieren Sie sich hier die Seriennummer, das Kaufdatum und den Lieferanten für Ihre Unterlagen.	
Serien-Nr.:	Kaufdatum:
Lieferant:	

11. PRODUKT ENTSORGUNG

Falls das Produkt entsorgt soll, sind die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Europäischen Gemeinschaft

Die Entsorgung von Elektrogeräten wird innerhalb der Europäischen Gemeinschaft durch nationale Regelungen auf Basis der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) geregelt. Demnach dürfen Geräte, die nach dem 13.06.05 im Business-to-Business-Bereich ausgeliefert wurden und zu denen dieses Produkt, nicht mehr über den Siedlungs- oder Hausmüll entsorgt werden. Sie sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet, um dies anzuzeigen.

Da die Entsorgungsvorschriften innerhalb der EU von Land zu unterschiedlich sein können, wenden Sie sich bitte bei an Ihren Lieferanten.





AHN Biotechnologie GmbH

Uthleber Weg 14 D-
99734 Nordhausen
Deutschland

Telefon: +49(0)3631/65242-0 Fax:
+49(0)3631/65242-90

E-Mail: info@ahn-bio.com
www.ahn-bio.com

